

尊敬的客户，您好：

感谢您购买德国 IBZ 公司出品的 CHIRALYSER-MP 旋光检测器

为了保证仪器能顺利安装并正常运行，现将仪器安装运行所需要的基本条件通知您，请您在仪器安装工作进行之前做好相关准备工作。

非常感谢您的合作。



人员要求：

1. 仪器负责人员需确认仪器安装所需满足的各种需求，包括实验室环境、电源、样品、试剂以及其他安装所必须准备的物品；
2. 仪器负责人员在仪器安装及培训过程中需要全程在场，以免漏掉至关重要的仪器操作及维护信息。



环境要求：

1. 旋光检测器通常用来作为分析型液相色谱、半制备型液相色谱的检测器，对实验室的要求与液相色谱一样。



电源要求：

AC 100-230V, 50-60Hz。

推荐使用可持续性稳压电源。

注：在第一次使用电源时请确认一下仪器输入电压是否与当前电源一致。



硬件要求：

通过液相色谱软件采集旋光检测器数据，如果数据工作站采集数字信号而非模拟信号，需由软件供应商提供数模转换器或其他相应硬件。

对于一般的数据软件如国产的 N2000 等，则无此限制。

用户在购买旋光检测器之前我们会就此问题和用户沟通。



配套设备及工具要求：

旋光检测器受流动相中的气泡影响较大，所以用户的 HPLC 系统应配置在线脱气机来消除此影响。



备注：

1. 请在收到货物后仔细检查仪器包装有无破损，如有问题请及时联系我方；
2. 仪器到达贵实验室后，请做好以上相关准备工作并通知我方，我方将尽快按照您的要求，安排工程师上门安装调试仪器；
3. 仪器到达后，请勿自行开箱，必须在安装时由我方工程师开箱。